

Produktblad-instruktion



multi-funktions absorbent vid spill av flytande produkter

1. NÄR ANVÄNDS POLYCAPTOR® MULTI-FUNKTIONS ABSORBENT?

Polycaptor® är en multi-funktion absorbent i pulverform, producerad av PREVOR Laboratoriet, för användning vid spill av **flytande produkter**.


2. HUR ANVÄNDS POLYCAPTOR® MULTI-FUNKTIONS ABSORBENT?

0. Grundläggande rekommendationer: se till att ventiler rummet/området väl samtidigt som du isolerar och säkrar riskzonen.



Använd rätt skyddsutrustning (stövlar, skyddsglasögon, handskar...) och ha första hjälpen produkter nära till hands (vid fall av kemikaliespill: Diphoterine® or Hexafluorine® lösning spray och/eller ögonskölj). Använd Polycaptor® multi-funktion absorbent så snart som möjligt.

1. Häll **Polycaptor®** multi-funktions absorbent runt spillet.
2. Häll därefter **Polycaptor®** multi-funktions absorbent över spillet.
3. Låt det verka (absorption).
Samla upp det nu fasta spillet med en skyffel och skrapa.
Fullborda rengöringen med hjälp av LeVert eller vatten.

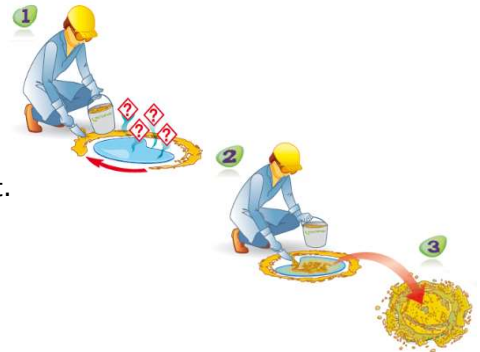

4. Lagerhållning och destruktion.

Om det är ett kemikaliespill destrueras det nu fasta spillet enligt de lokala reglerna för kemiskt avfall.

3. VARNING

I fallet kemiskt spill var mycket försiktig så du inte kontaminerar hud eller ögon.

Använd adekvat skyddsutrustning!

Vid fall med syror eller baser, speciellt när det gäller kemikalier som ryker, använd Trivorex, Acicaptal eller Basicaptal neutraliserande absorbenter.

Som med alla icke neutraliserande absorbenter behåller avfallet samma kemiska risker som den ursprungliga kemikalien.

När man använder Polycaptor på koncentrerad svavelsyra 96-98% (H₂SO₄), blir Polycaptor® multi-funktions absorbent mörk eller svart men laboratorieexperiment visar att avfallet inte fastnar i underlaget.

Om Polycaptor® multi-funktions absorbent används på rykande Salpetersyra (HNO₃), föreligger ingen direkt fara men se till att så snart som möjligt få bort avfallet och förvara det i en tät behållare ej i närhet av värmekällor (över 60°C), för att undvika risken för explosion.

4. LAGERINSTRUKTIONER

Förvaras i sin originalförpackning i fuktfri miljö.

Placera Polycaptor® multi-funktions absorbent nära till riskområdena så den är lättåtkomlig vid olycka.

