

# TRIVOREX®

## ABSORPTION OG NEUTRALISERING AF KEMISKE LÆKAGER

Ved lækager af kemiske, ætsende, brandfarlige og miljøbelastende løsninger skal personer på ulykkestedet straks kunne besvare følgende spørgsmål: Hvad består lækagen af? Hvordan kan løsningens spredning forhindres? Hvordan neutraliseres lækagen? Hvordan absorberes lækagen? Hvordan beskyttes folk på ulykkestedet? Hvordan forhindres det at området tager skade af ulykket? Hvordan omgås med reaktionerne og forureningerne, der kan opstå?

Traditionelle absorbenter optager lækagen og begrænser dens spredning men har ingen effekt på selve kemikaliet, som gør at absorptionsarbejdet er forbundet med en høj risiko, da kemikaliet stadig er aktivt. Ligeledes kan det nogen gange også være lige så resikabelt at absorbere et kemikalie, da man ikke altid kender dets indhold.

### NEUTRALISERER LÆKAGEN

Trivorex® er et absorberende og neutraliserende pulver til alle typer af kemiske lækager. I modsætning til traditionelle absorbenter, som kun optager lækagen og forhindrer dens spredning kan vi med Trivorex® også neutralisere lækagen effektivt og hurtigt uafhængig af om det er stærke syrer eller baser som f.eks. saltsyre, svovlsyre, natriumhydroxid (lut).


Ved hver form for absorption kan det være svært at fjerne kemikaliet fuldstændigt bare ved hjælp af mekaniske udstyr (med skylning eller absorption).

På ru eller svært tilgængelige steder kan kemikaliet blive liggende og forårsage nogen skader længe efter. Ved anvendelsen af Trivorex® neutraliseres lækagen, med det resultat at vi undgår følgerisici selv når der er nogen rester af den kemiske lækage.

### TRIVOREX® VIRKER I TRE TRIN

1. Optager og begrænser lækagens omfang.
2. Neutraliserer lækagens aktive del.
3. Absorberer lækagen og forenkler dermed rensningen.

For at forenkle neutraliseringen har Trivorex® en indbygget pH-indikator, dvs. hvis Trivorex® tilføres, skifter pulverens farve afhængig af kemikaliets pH-værdi. Rød for syre og blå for base. Når lækagen er neutraliseret ændrer farven sig til gul/ grøn.

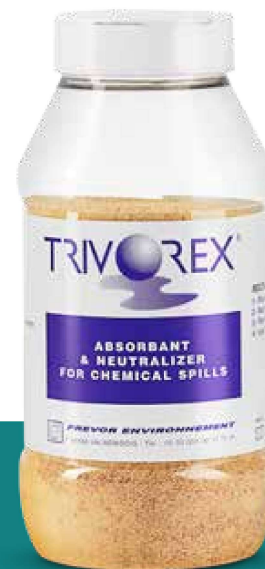

### KORT INFO

 Miljøvenligt, mærket med CE-mærke.

Til absorption af alle former af kemiske lækager.

Optager og uskadeliggør det aggressive kemikalie.

Indbygget pH-indikator, for at sige, hvilket kemikalie det handler om og hvornår det er fuldstændig neutraliseret.

“DE FLESTE ULYKKER  
SKER IKKE, VI LADER  
DEM SKE...”



Produktet kan fås i forskellige varianter for at det passer lige til dit arbejdsmiljø: bærbar eller vægmonteret såsom med eller uden opvarmning. Se eksempler på næste side. Yderligere informationer på: [www.medicalcare.se](http://www.medicalcare.se)