

Polycaptor® Multifunktionel Absorbent – Hurtig Vejledning

1. Hvornår bruges Polycaptor®?

Polycaptor® multifunktionel Absorbent er et pulver, produceret af PREVOR Laboratoriet, og bruges ved utilsigtede spild af flydende produkter.

2. Sådan bruges Polycaptor®

Grundlæggende anbefalinger:

Ventiler rummet godt og isolér risikozonen.

Brug passende beskyttelsesudstyr (støvler, beskyttelsesbriller, handsker osv.).

Hav Førstehjælpsprodukter klar (ved kemikaliespil: Diphoterine® eller Hexafluorine® spray og/eller øjensskyl).

Brug Polycaptor® så hurtigt som muligt.

Trin-for-trin:

Drys Polycaptor® rundt om spildet.

Drys derefter Polycaptor® direkte over spildet.

Lad det virke, så væsken absorberes.

Saml det faste affald op med skovl og skraber.

Rengør overfladen med LeVert eller vand.

Bortskaffelse:

Ved kemikaliespil skal det faste affald bortskaffes som kemikalieaffald i henhold til lokale regler.

3. Advarsler

Ved kemikaliespil: undgå kontakt med hud og øjne.

Brug korrekt beskyttelses- og førstehjælpsudstyr.

Ved syrer eller baser, især dampende kemikalier: brug Trivorex®, Acicaptal® eller Basicaptal® neutraliserende absorbenter.

Ikke-neutraliserende absorbenter bevarer de kemiske risici fra det oprindelige kemikalie.

Ved koncentreret svovlsyre (98% H₂SO₄) kan Polycaptor® blive sort, men affaldet klæber ikke til underlaget.

Ved dampende salpetersyre (HNO₃) er der ingen direkte fare, men affaldet bør fjernes hurtigt og opbevares i en tætsluttende beholder væk fra varme (>60°C) for at undgå eksplosionsrisiko.

4. Opbevaring

Opbevares i originalemballagen og væk fra fugt.

Placer tæt på risikoområder, så det er let tilgængeligt ved spild.

